

SHIMSEN Vial 样品瓶


标准 GC、HPLC 用样品瓶，广口径 9-425 标准螺纹口，可用于自动进样器和样品储存。

产品特点

- 多种规格样品瓶匹配各种仪器型号；
- 预切口、无切口盖垫一体装，即换即用；
- 键合型盖垫有效杜绝扎针脱落问题；
- 瓶身采用全进口I型中硼硅玻璃，盖垫采用全进口PTFE/硅胶盖垫，质控严格，质量保障。
- 螺口瓶、卡口瓶，满足不同实验需求；
- 微量进样用内衬管解决微量进样困扰；
- 多种包装规格可选，质优价廉；



吸附性试验

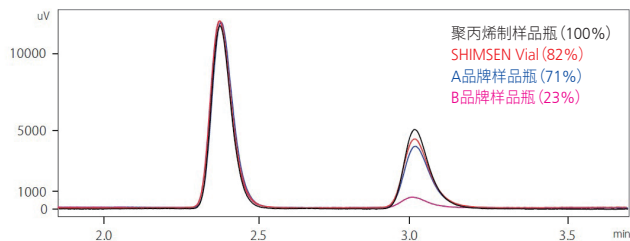


碱性化合物 (pKa=10.8, 5 µg/mL)

SHIMSEN Vial的吸附情况明显低于所测试的其他品牌样品瓶。

图1 - 样品静置24小时后测试结果对比

吸附性试验 (24小时内吸附测试)

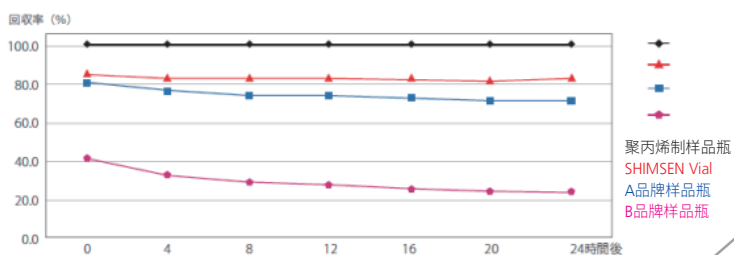

碱性化合物 (pKa=10.8, 5 µg/mL)

SHIMSEN Vial的吸附情况明显低于所测试的其他品牌样品瓶。


图2 - 样品静置24小时不同时长吸附对比

个体差异试验

	CV值(%)		CV值(%)
SHIMSEN Vial_A batch clear	0.5	SHIMSEN Vial_B batch amber	0.4
SHIMSEN Vial_A batch amber	0.7	SHIMSEN Vial_C batch clear	2.8
SHIMSEN Vial_B batch clear	1.9	SHIMSEN Vial_C batch amber	1.1


从3个批次中各随机抽取了5个样品瓶，装入碱性化合物 (pKa=10.8, 5 µg/mL)，静置40小时后进行检测。从数据结果可以看出，该系列样品瓶具有优异的质控。CV值包括了分析中所有的偏差值。

表1 - 样品静置40小时后检测值CV值

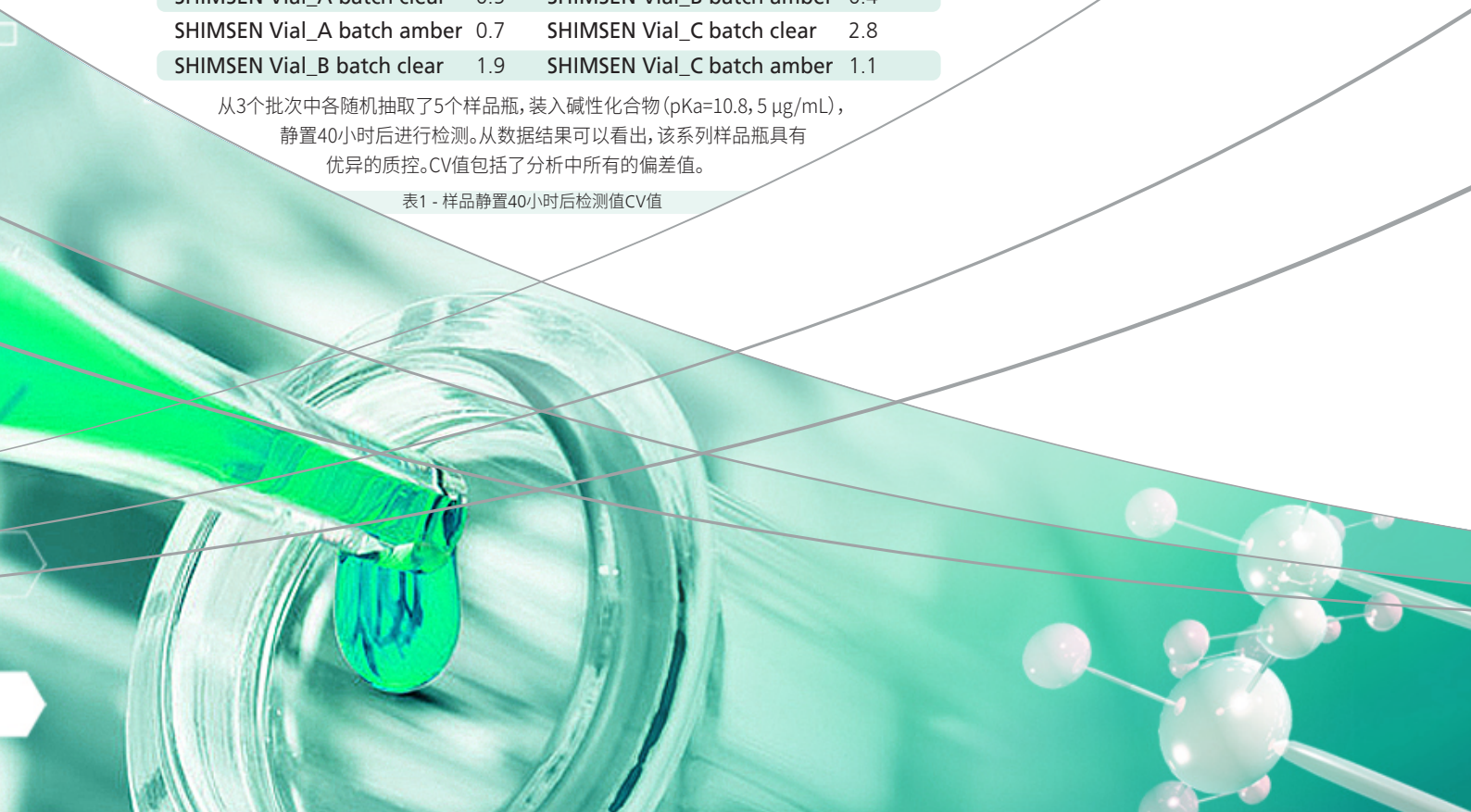

订货信息

分类	SGLC 货号	包装规格	描述
盖 & 垫 (大包装)	380-00504-02	50*100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 50*100pcs
	380-00504-03	500*100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 500*100pcs
	380-00503-02	50*100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 50*100pcs
	380-00503-03	500*100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 500*100pcs
1.5mL 样品瓶 (大包装)	380-00409-07	50*100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 透明螺纹广口样品瓶, 50*100pcs
	380-00409-08	500*100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 透明螺纹广口样品瓶, 500*100pcs
	380-00502-03	50*100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 棕色螺纹广口样品瓶, 50*100pcs
	380-00502-04	500*100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 棕色螺纹广口样品瓶, 500*100pcs
内插管	380-00506	100pcs	9mm 样品瓶用衬管, 0.25ml 锥底内插管带支脚衬管 29*5.7mm, 100pcs
	380-00406	100pcs	8mm 样品瓶用衬管, 0.15ml 锥底内插管带支脚衬管 29*5mm, 100pcs
	380-00405	100pcs	8mm 样品瓶用平底衬管, 0.25ml, 31*5mm, 100pcs
	380-00505	100pcs	9mm 样品瓶用平底衬管, 0.3ml, 31*6mm, 100pcs
1.5mL 样品瓶	380-00402-01	100pcs	8mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 棕色螺旋口样品瓶, 100pcs
	380-00408-03	100pcs	8mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 棕色螺旋口样品瓶, 100pcs
	380-00402-02	10*100pcs	8mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 棕色螺旋口样品瓶, 10*100pcs
	380-00408-04	10*100pcs	8mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 棕色螺旋口样品瓶, 10*100pcs
	380-00408-01	100pcs	8mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 透明螺旋口样品瓶, 100pcs
	380-00408-05	100pcs	8mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 透明螺旋口样品瓶, 100pcs
	380-00408-02	10*100pcs	8mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 透明螺旋口样品瓶, 10*100pcs
	380-00408-06	10*100pcs	8mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 透明螺旋口样品瓶, 10*100pcs
	380-00409-03	100pcs	9mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 棕色螺旋广口样品瓶, 100pcs
	380-00502-01	100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 棕色螺旋广口样品瓶, 100pcs
	380-00409-04	10*100pcs	9mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 棕色螺旋广口样品瓶, 10*100pcs
	380-00502-02	10*100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 棕色螺旋广口样品瓶, 10*100pcs
	380-00409-01	100pcs	9mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 透明螺旋广口样品瓶, 100pcs
	380-00409-05	100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 透明螺旋广口样品瓶, 100pcs
	380-00409-02	10*100pcs	9mm 样品瓶 (特殊包装) 1.5ml 透明螺旋广口样品瓶, 10*100pcs
	380-00409-06	10*100pcs	9mm 样品瓶 (普通包装) 1.5ml 透明螺旋广口样品瓶, 10*100pcs
	380-00602	100pcs	1.5ml 卡口样品瓶, 32 x 11.6mm, 棕色玻璃, 广口, 100pcs
	380-00601	100pcs	1.5ml 卡口样品瓶, 32 x 11.6mm, 透明玻璃, 广口, 100pcs
盖 & 垫	380-00404	100pcs	8mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 8mm 黑色开口聚丙烯螺旋盖, 中心孔 5.5mm, 100pcs
	380-00404-01	10*100pcs	8mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 8mm 黑色开口聚丙烯螺旋盖, 中心孔 5.5mm, 10*100pcs
	380-00403	100pcs	8mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 8mm 黑色开口聚丙烯螺旋盖, 中心孔 5.5mm, 100pcs
	380-00403-01	10*100pcs	8mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 8mm 黑色开口聚丙烯螺旋盖, 中心孔 5.5mm, 10*100pcs
	380-00508	100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 键合透明特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 100pcs
	380-00507	100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口键合透明特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 100pcs
	380-00504	100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 100pcs
	380-00504-01	10*100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 10*100pcs
	380-00503	100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 100pcs
	380-00503-01	10*100pcs	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm, 10*100pcs
	380-00603	100pcs	11mm 卡口瓶用瓶盖 / 垫, 预切口白色特氟龙 / 红色硅胶隔垫, 11mm 白色开口聚四氟乙烯卡口盖, 100pcs
	380-00604	100pcs	11mm 卡口瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 11mm 白色开口聚四氟乙烯卡口盖, 100pcs

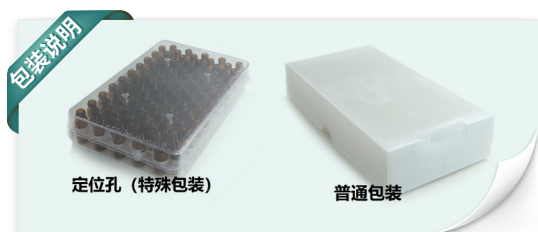

价格说明

500*100pcs 单瓶价格

≈ 0.8 x 50*100pcs 单瓶价格

≈ 0.7 x 10*100pcs 单瓶价格

≈ 0.6 x 100pcs 单瓶价格

* 以上皆为估算

量大 价更优

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F
电话: 021-62800202 传真: 021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029
广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫, 关注微信