
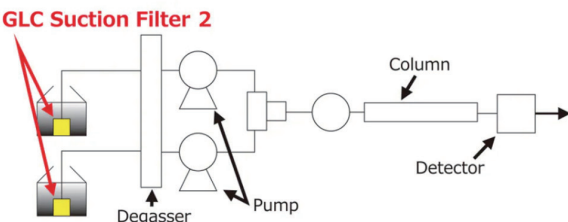


GLC Suction Filter 2


GLC Suction Filter 2 是岛津公司生产的具有流动相净化功能的吸滤头。替代普通吸滤头，同时功能性更强，相比于普通吸滤头可有效去除流动相（甲醇、乙腈、缓冲盐等）中的污染物；安装方便；死体积小，延迟体积影响小，方便方法开发，兼顾UHPLC以及LC-MS的使用。

• 安装简单，有效去除流动相中污染物,适用于UHPLC/LC-MS使用

安装在流动相瓶中，操作简单，对比普通吸滤头，可实现杂质的有效去除。

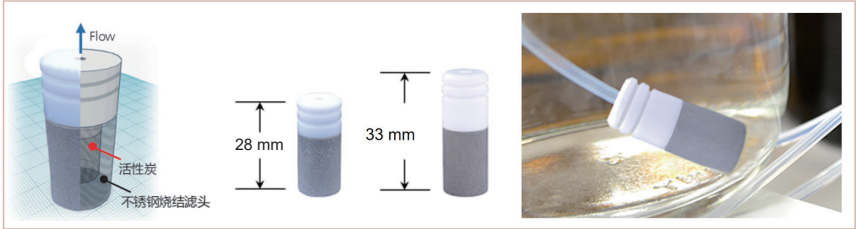


普通吸滤头

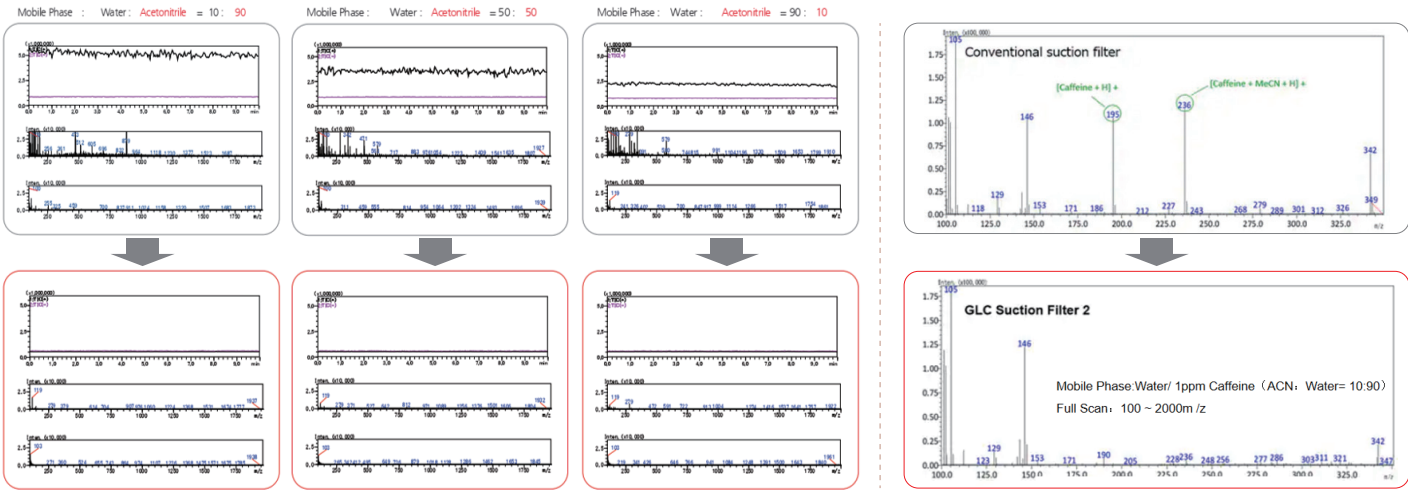

GLC Suction Filter 2

• 不影响梯度延迟

GLC Suction Filter 2安装在泵的前部。因此不影响梯度延迟，方便方法开发。

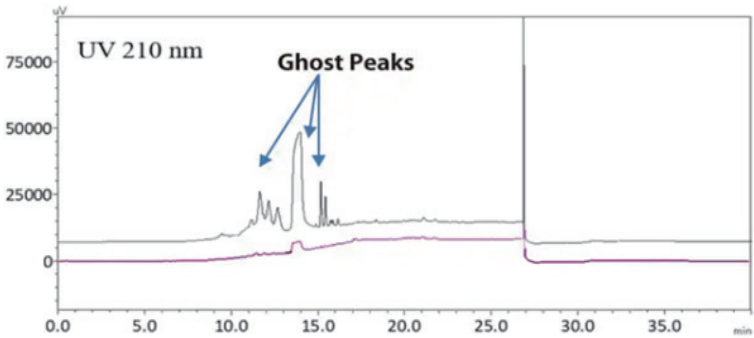

- Conventional Suction filter      - GLC Suction Filter 2

**Analytical Conditions**  
Instruments: Nexera XR  
Column: Shim-pack VP-ODS(150 x 4.6 mm I.D.)  
Mobile phase: A ; Contaminated ultrapure water  
                  B ; AcetonitrileColumn  
Time prog.: BConc.20%(0-5 min.)—  
                  95%(5-25 min)-20%(25.01-40 min.)  
Flow rate: 1 mL /min.

• 货号

| P/N          | Description          | Internal Volumn | Qty. |
|--------------|----------------------|-----------------|------|
| 370-02010-01 | GLC Suction Filter 2 | 0.7mL           | 1    |

岛津(上海)实验器材有限公司  
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>  
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F  
电话:021-62800202 传真:021-52583319 E-mail:contact@sglc.shimadzu.com.cn  
北京分公司 电话:010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话:028-85953678 传真:028-85953029  
广州分公司 电话:020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫，关注微信