

SHIMSEN Styra DNPH S / 醛酮采集小柱

岛津SHIMSEN Styra系列醛酮类气体样品采集小柱, 广泛用于环境气体以及汽车内饰材料中醛酮类物质的捕集, 满足HJ/T400-2007、EPA Method TO-11A、HJ683-2014、GB/T 27630-2011等标准。

产品特点

- 进口原材料, 有效降低空白背景值
- 回收率高, 批次重现性好
- 吸附效果佳, 可适应高流速捕集
- 产品本底更低, 放置稳定性更好




Stabler 更稳定 出厂质控 SHIMSEN Styra DNPH S 小柱

出厂质量控制标准 (ug/pcs)				
本底	HJ/T 400-2007	岛津质控	品牌 A	品牌 B
甲醛	0.15	0.013	0.1	0.1
乙醛	0.1	ND	0.1	0.1
丙酮	0.3	ND	0.1	0.3

- 保存条件: -20°C - 4°C
- 尽快使用 (保质期 3 个月)


产品信息

SHIMSEN Styra DNPH S 醛酮采集小柱
货号: 380-00878-01

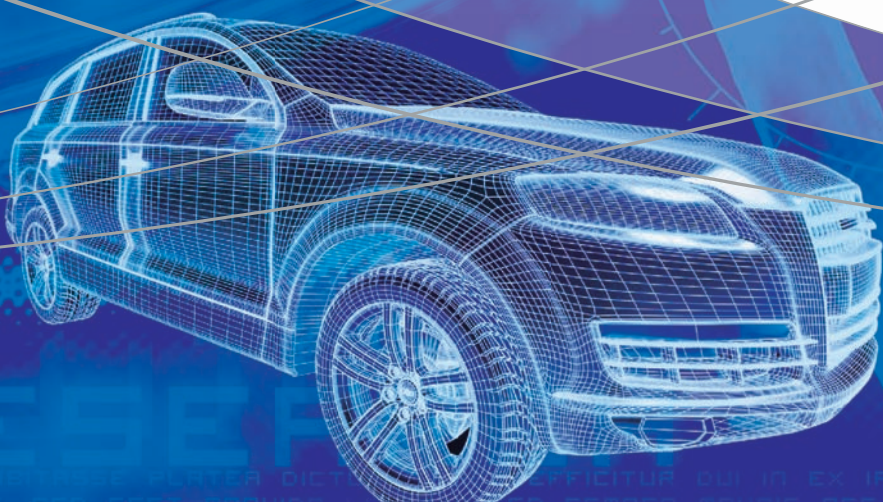

Stronger 更强大 本底测试 SHIMSEN Styra DNPH S 小柱

丙酮含量 (ppb)				
静置时间	品牌 A	品牌 B	DNPH S	品牌 C
0 min	9.85	10.64	0	3.01
10 min	10.37	26.93	0	7.50
20 min	11.34	37.27	0	11.60
30 min	12.02	45.16	0	15.27
60 min	13.55	57.15	0.84	24.40
120 min	19.72	65.17	1.22	36.44
300 min	27.16	65.60	2.40	54.51
过夜	61.43	77.50	10.61	62.82

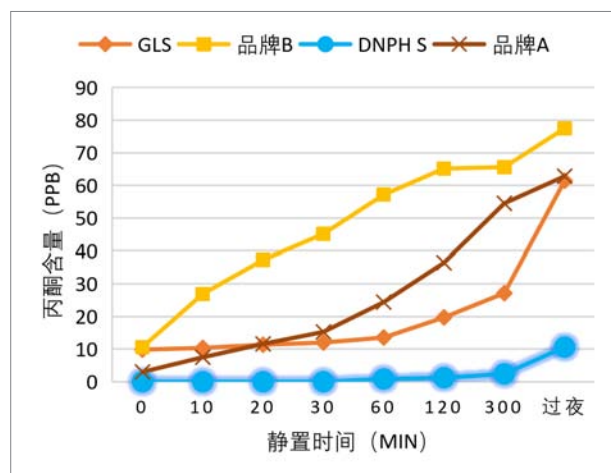

质控方法:

- 将小柱取出，卸下小柱两端的堵头，插上 6 mL 储液管，上端用 5 mL 洗脱溶剂（乙腈）以 1 mL/min 的流速进行缓慢洗脱
- 在小柱出口端用玻璃试管收集流出液并定容至 5 mL，盖上试管盖混匀，超声 1 min，分别静置不同时间后待测

订货信息

货号	产品名称	包装	保质期
380-00878-01	SHIMSEN Styra DNPH S 200mg	20pcs	90 天
380-00878-02	SHIMSEN Styra DNPH S 1000mg	20pcs	90 天
380-00878-03	SHIMSEN Styra DNPH S 300mg	20pcs	90 天


更多精彩系列

专业服务
值得信赖



通用消耗品

通用消耗品

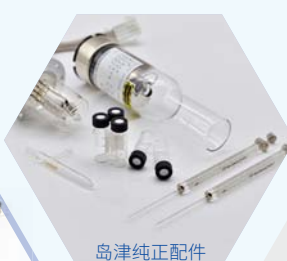

岛津纯正配件



仪器周边



标准品与试剂

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F
电话: 021-62800202 传真: 021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029
广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫，关注微信